

SF7 for Mobile 用

# Wi-Fi 変換アダプタ 通信設定手順書

コロナ電気株式会社

2021年11月 第1版

※画面はすべて PC 版のものとなります。

画面は異なりますが、Android 版・iOS 版を使用する際も同様に設定してください。


## 1 接続

(1) 装置本体に Wi-Fi 変換アダプタを接続し、電源を投入してください。

※アダプタの差込口には「Bluetooth」と記載されていますが、Wi-Fi 変換アダプタはここに接続してください。

「Bluetooth」は PC 用アプリのオプション機能です。この機能と共通の差込口となっております。

(2) Wi-Fi 接続の設定から、「WiFly-GSX-xx」(xx は機器の MAC アドレスの下 2 桁)に接続してください。

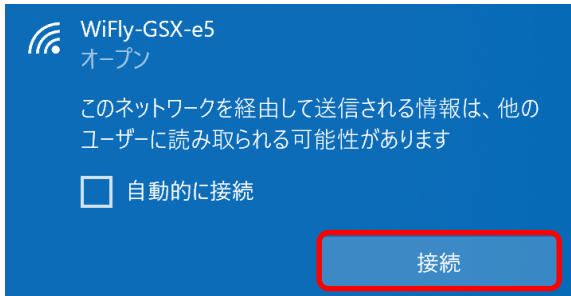


## 2 簡単設定ユーティリティ


(1) 「REX-WF60 簡単設定ユーティリティ」を起動してください。

(PC 版は付属 CD 内の「REX-WF60\_settings.exe」、Android 版・iOS 版は各ストアからインストールしてください。)

(2) リストから「WiFly-GSX-xx」を選択し、「ネットワークのカスタム設定」を押下してください。

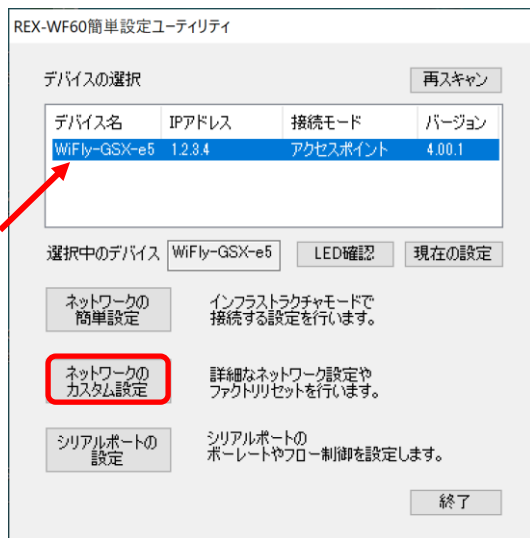

(3) 「Wi-Fi 接続設定」を押下してください。

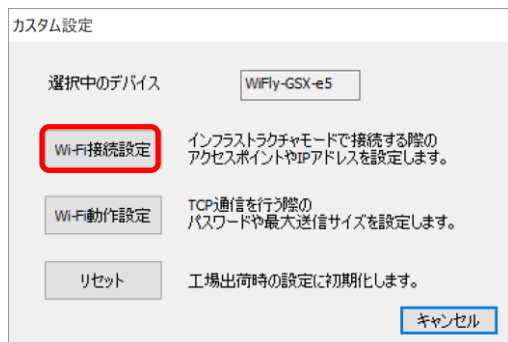

(4) DHCP の設定、接続先のアクセスポイントの設定を行い、「設定を適用」を押下してください。

Wi-Fi接続設定

選択中のデバイス

DHCP  
 有効  無効

IPアドレス

サブネットマスク

デフォルトゲートウェイ

接続先の設定

SSID

検出済のAPから選択

手動入力

認証方式  
 なし  WEP  WPA

パスワード (WEPキー/パスフレーズ)

文字を非表示にする

(5) 画像の通りに、アダプタ裏側にある DIP スイッチの 1 番を OFF にセットし、「OK」ボタンを押下してください。



(6) 「キャンセル」ボタンを押下してください。

カスタム設定


選択中のデバイス

インフラストラクチャモードで接続する際のアクセスポイントやIPアドレスを設定します。

TCP通信を行う際のパスワードや最大送信サイズを設定します。

工場出荷時の設定に初期化します。

- (7) デバイスが読み込まれ、接続モードが「インフラストラクチャ」になっていれば設定完了です。  
 デバイスがリストに表示されない場合は、電源を切って DIP スwitch の 1 番を ON にして、「1 接続」からやり直してください。

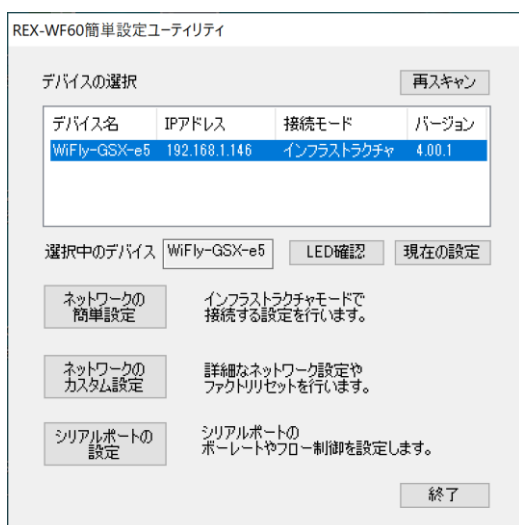

### 3 動作確認

- (1) スマートフォンを Wi-Fi 変換アダプタと同じアクセスポイントに接続し、「SF7 for Mobile」を起動してください。
- (2) 「リセット」ボタンを押下してください。



- (3) 装置が動作し、自己診断結果が表示されれば動作確認完了です。

